

Utiliser une loupe binoculaire



1. Règle l'écartement des 2 oculaires, en fonction de l'écartement de tes yeux.
2. Choisis la couleur de la platine (noire ou blanche) suivant la couleur de l'objet à observer. Si l'objet est clair, placer le disque côté noir. Si l'objet est foncé, placer le disque côté blanc.
3. Eclaire la platine avec une lampe sur la lumière est insuffisante (facultatif).
4. Descends ou monte l'ensemble optique avec la vis de mise au point afin d'obtenir une vision nette de la platine.
5. Avec l'extrémité d'une pointe ou d'un stylo et en observant dans les 2 oculaires, cherche l'emplacement sur la platine où tu dois positionner l'objet à observer.
6. Positionne l'objet à la place de l'extrémité de la pointe.
7. Règle la netteté sur l'objet à observer avec la vis de mise au point et éventuellement celle de blocage de l'ensemble optique.